

과학실험교구 사용자 매뉴얼




- USB 드라이버 설치

(주)휴인텍


USB 드라이버 설치

`driver` 폴더의 CH341SER.zip 파일을 압축을 풉니다.

`CH341SER` 폴더의 `SETUP.EXE` 파일을 `관리자 권한`으로 실행합니다.

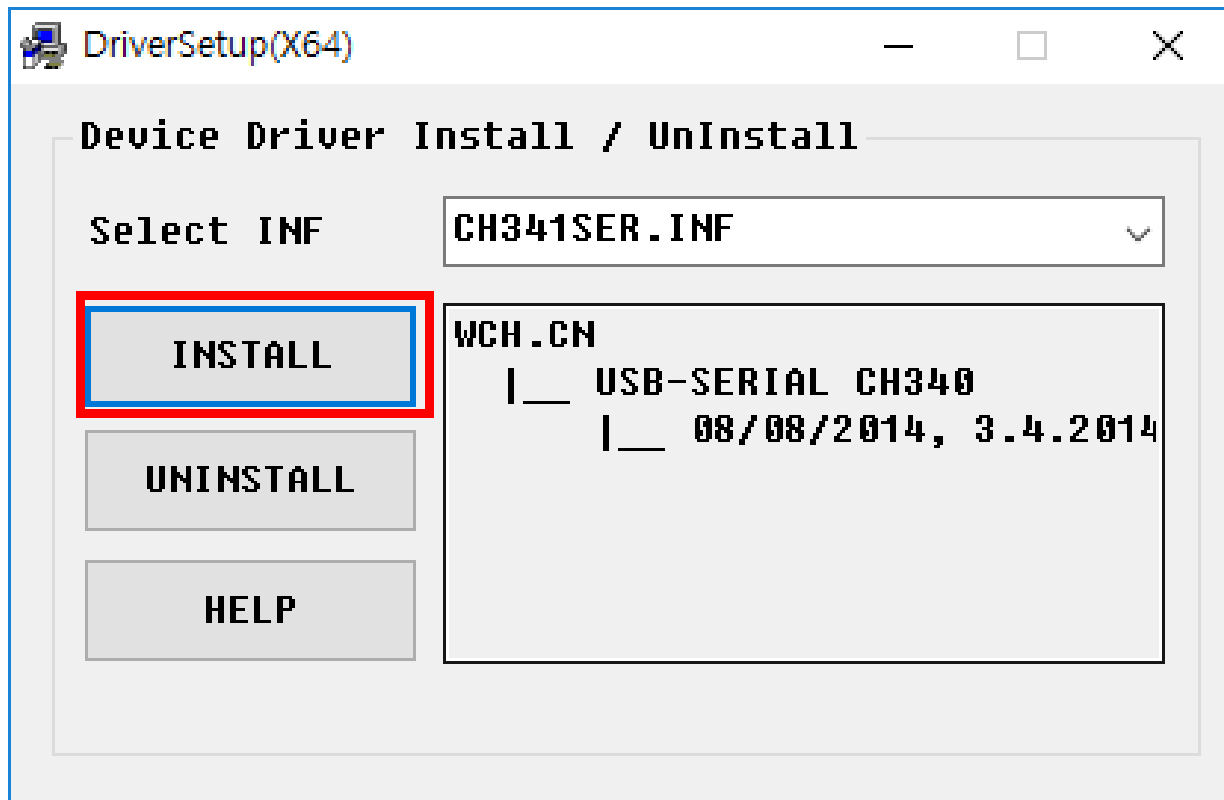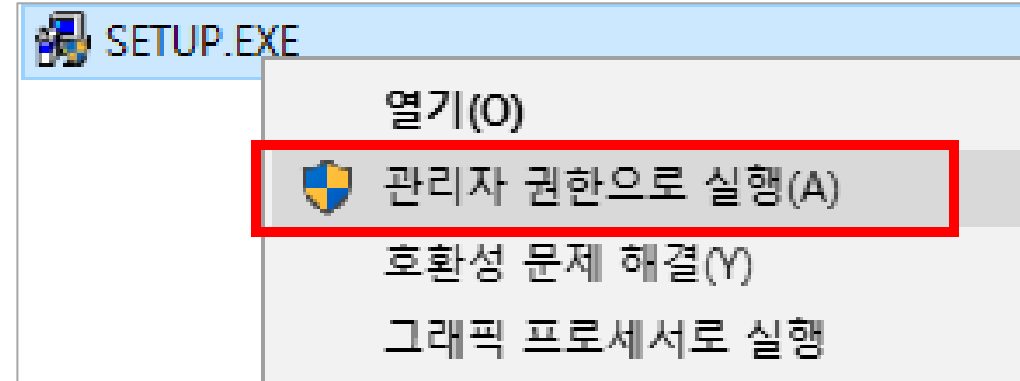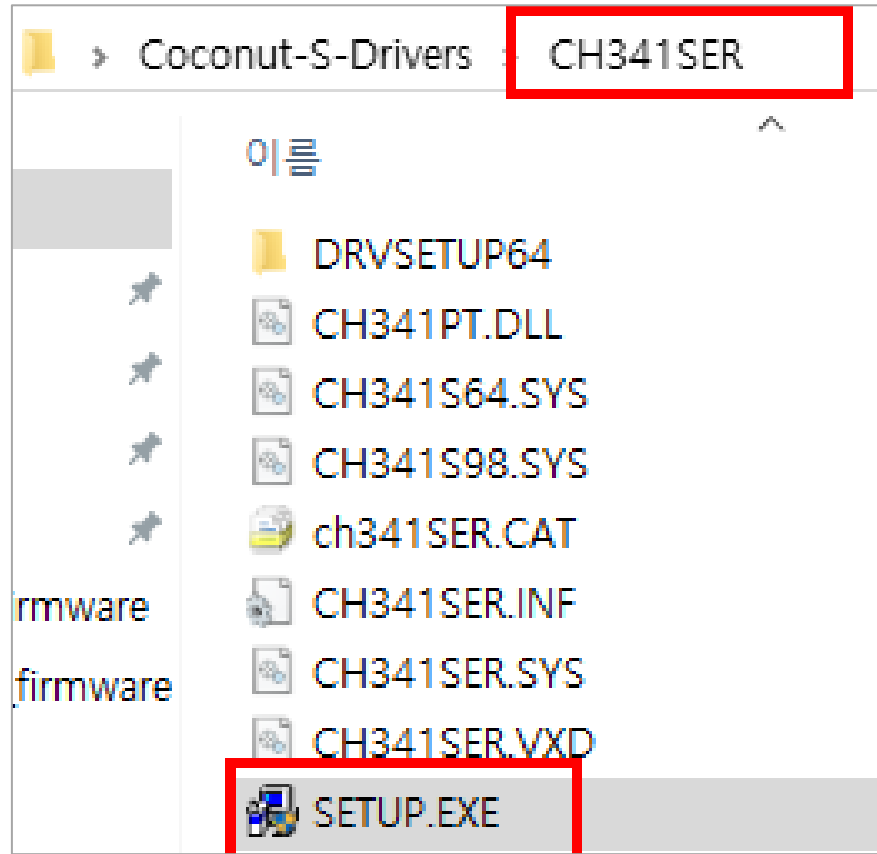


`INSTALL` 버튼을 클릭합니다.

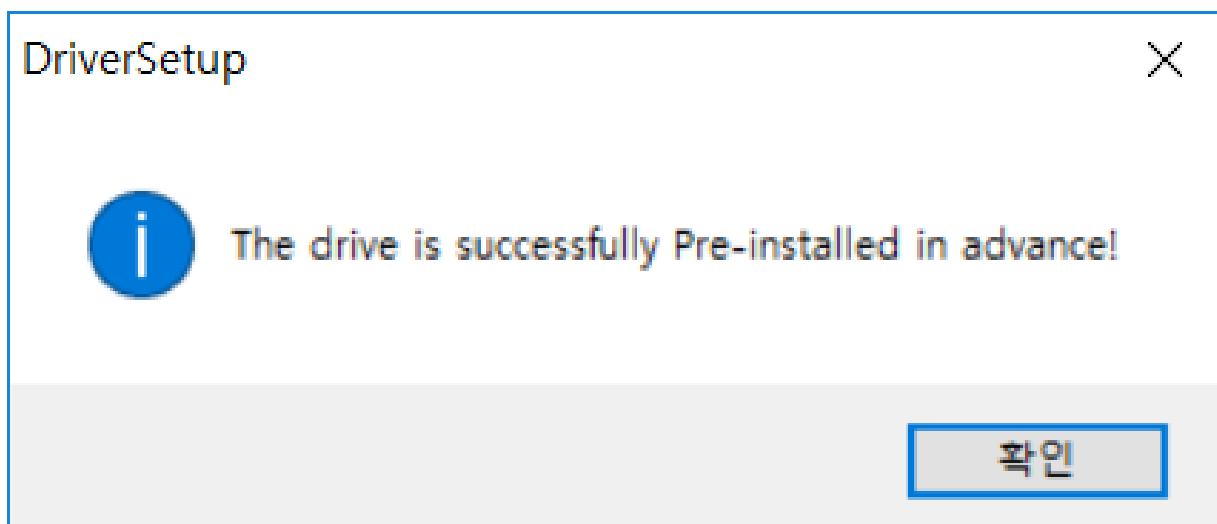


설치가 정상적으로 완료되면 다음과 같은 팝업창이 뜹니다.

USB 드라이버 설치

화학실험교구의 전원을 켭니다.


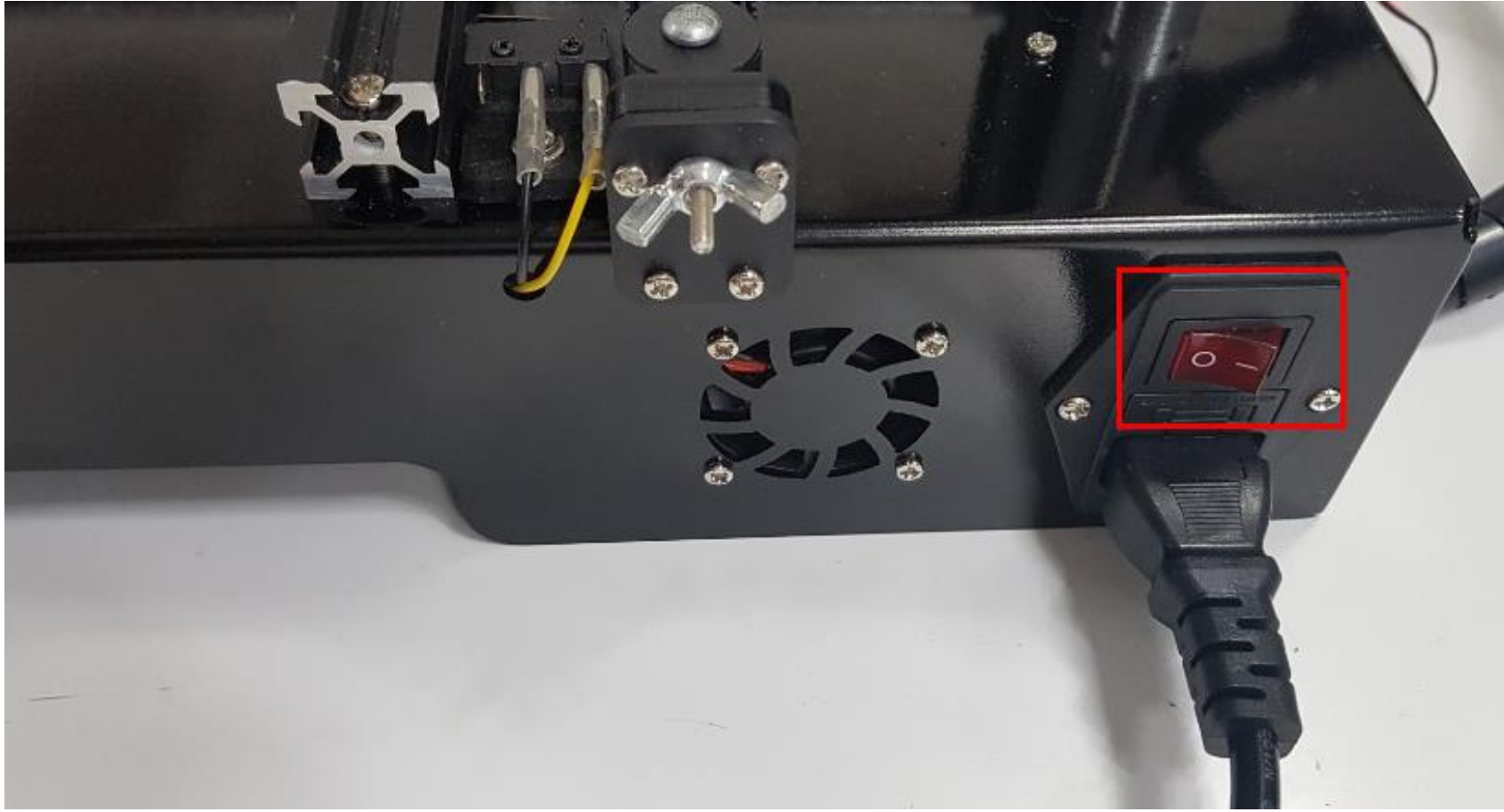


‘장치 관리자’의 ‘포트(COM & LPT)’ 에 표시된 ‘COMxx’ 번호를 확인하세요.

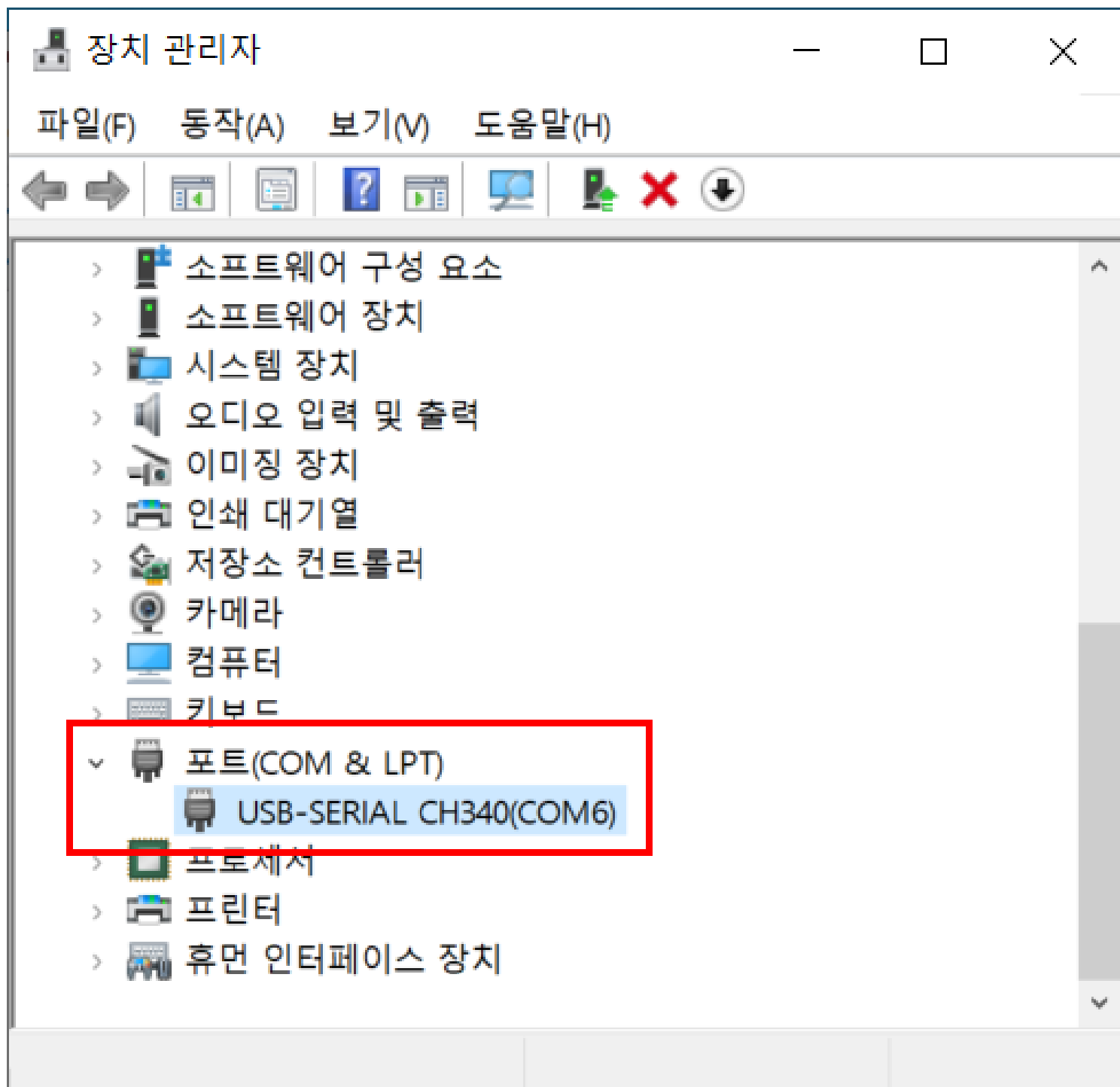


코딩프로그램 실행 및 연결

ChemicalTest-0.7.0-beta 디렉토리의 ChemicalTest.exe 파일을 '관리자 권한으로 실행' 합니다.

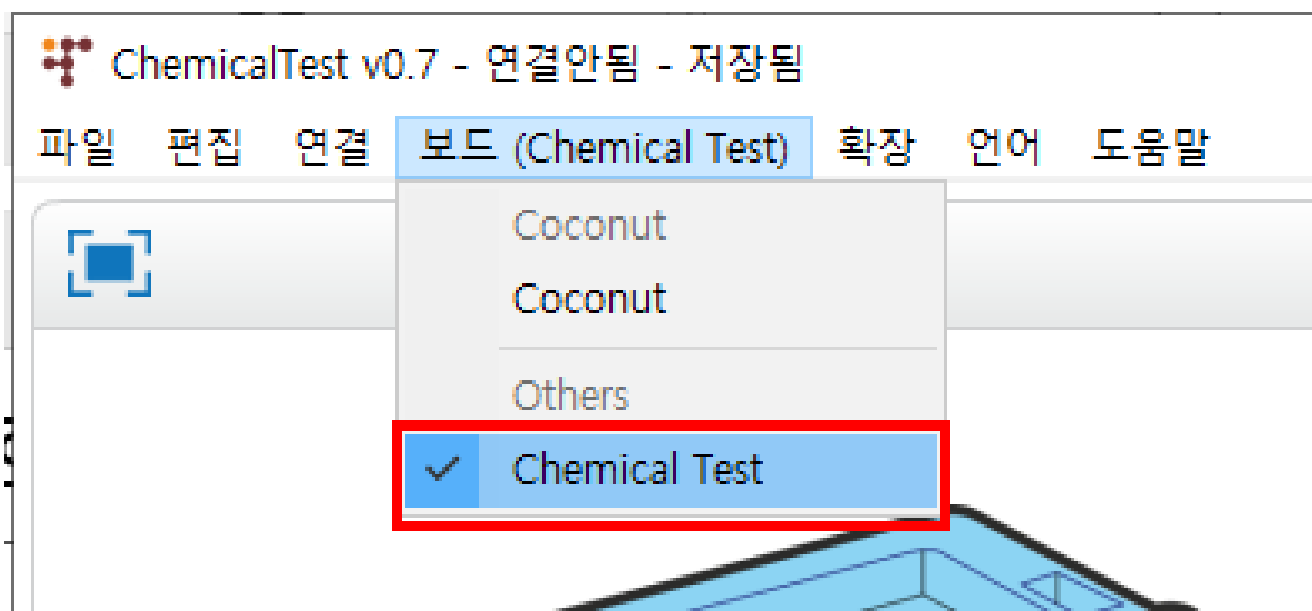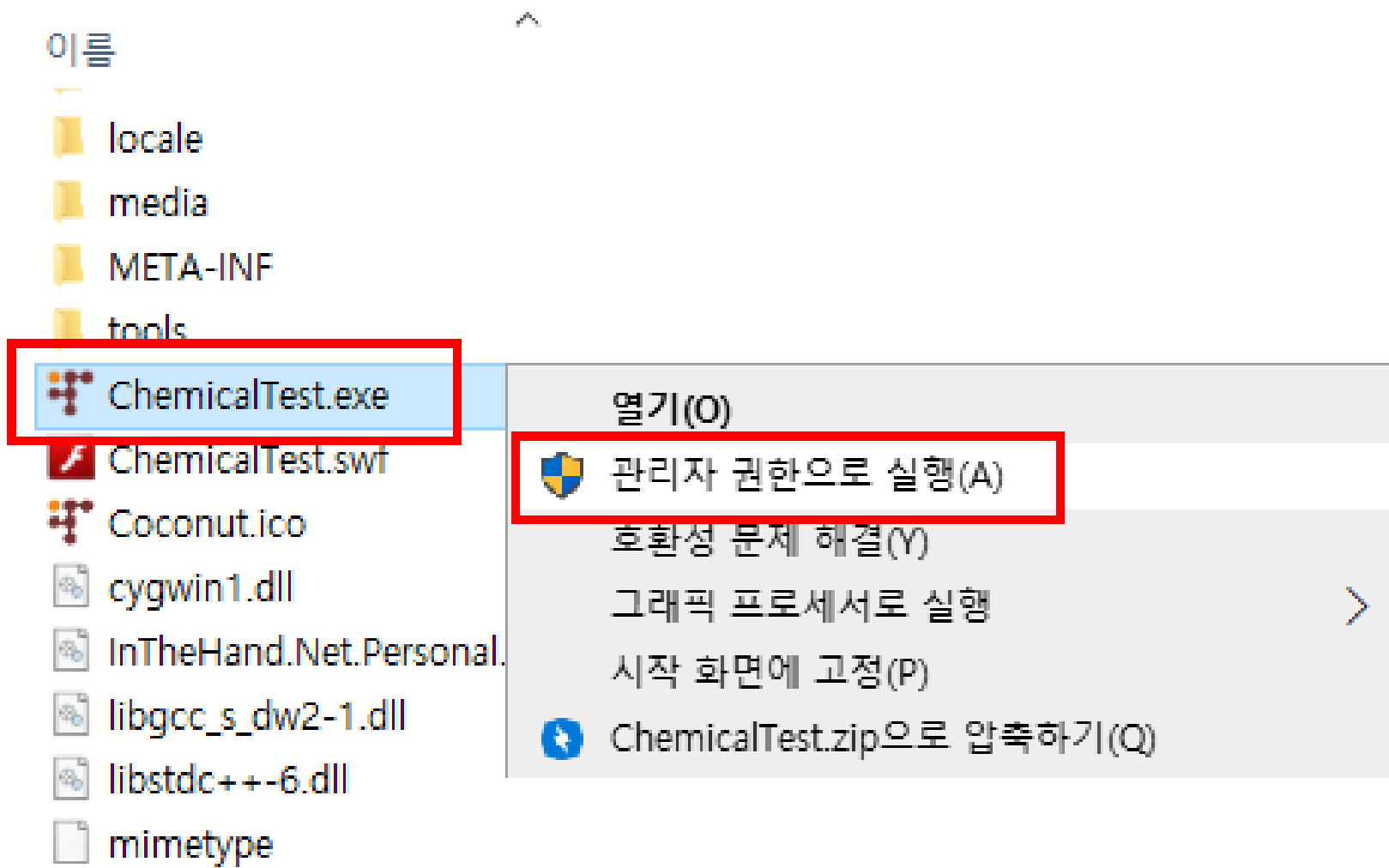


'보드' 메뉴의 'Chemical Test' 를 선택합니다.

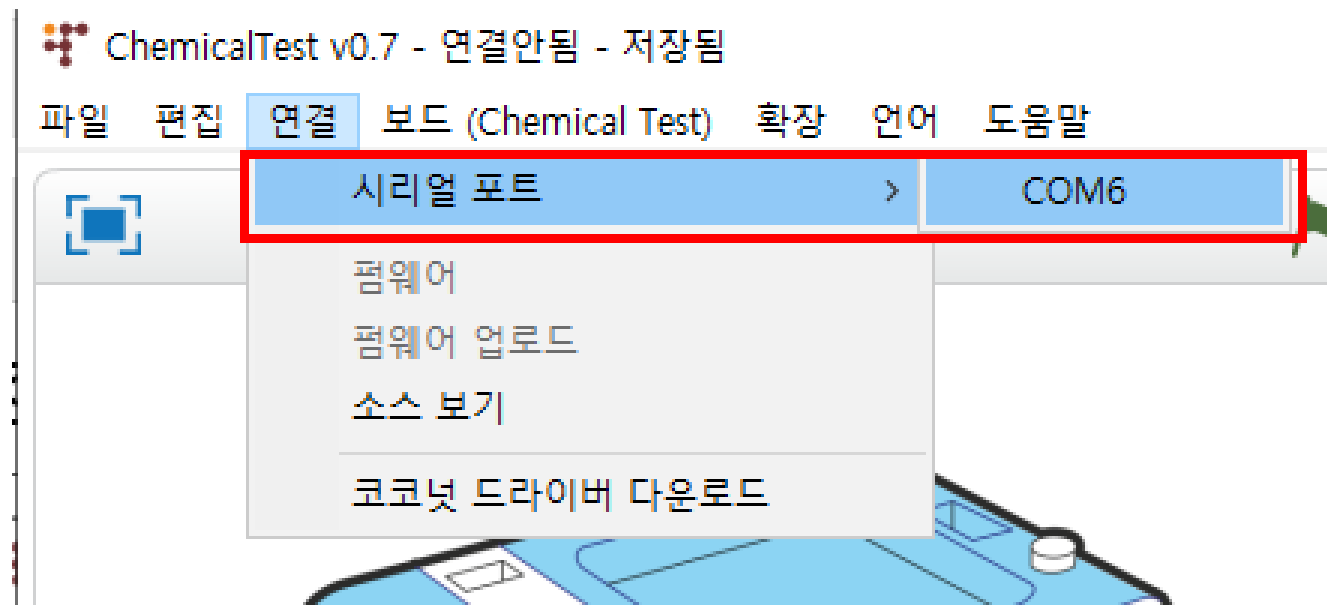

연결 > 시리얼포트에서 장치관리자에서 확인한 컴포트를 선택합니다.

코딩프로그램 실행 및 연결

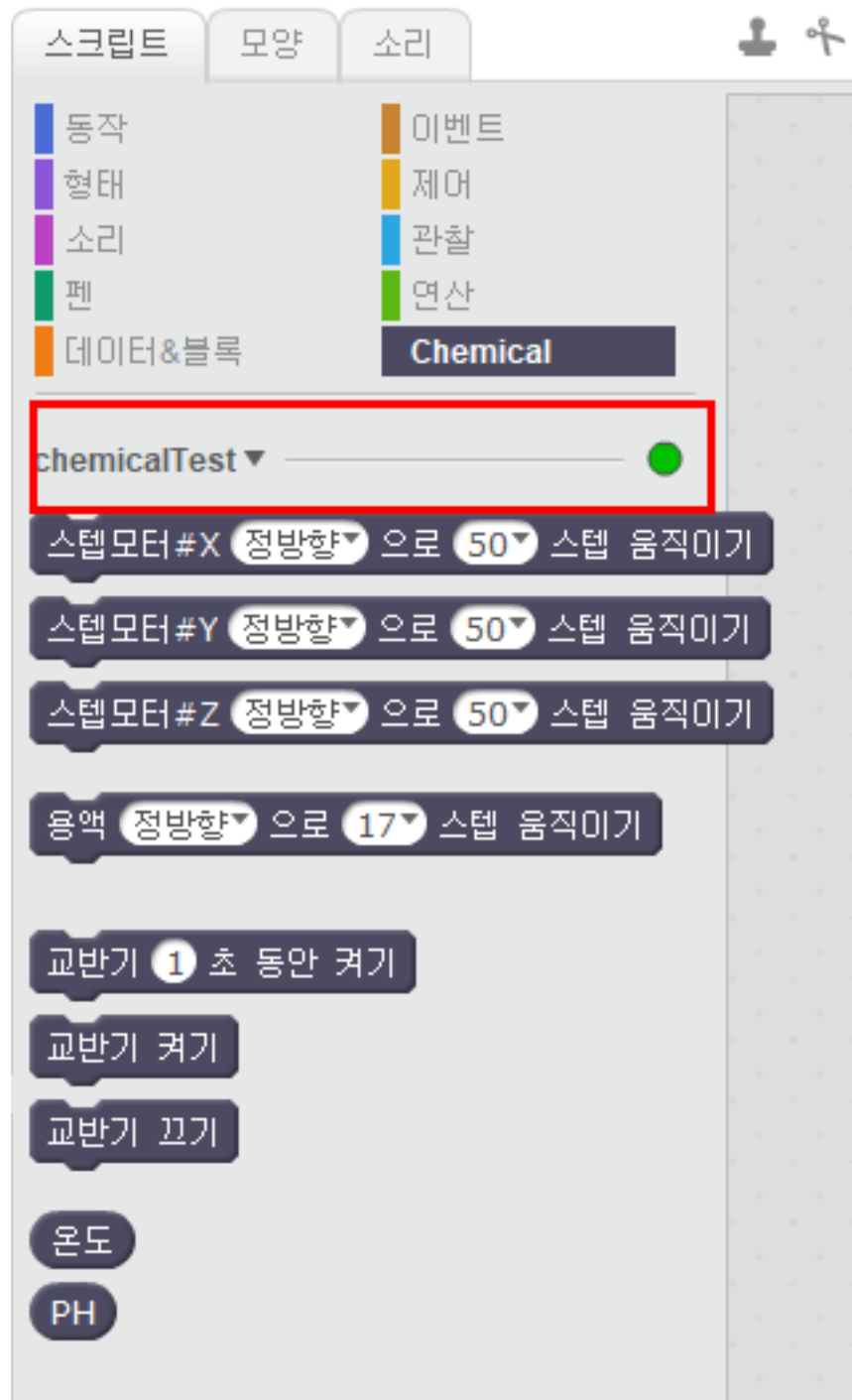

연결이 성공하면 코딩프로그램 팔레트 영역의 연결상태 버튼이 빨간색에서 초록색으로 변경됩니다.